



Kundeinstruks: Prøvetaking av inhalerbart støv for Cr6

Generell informasjon

ALS Laboratory Group Norway AS bruker såkalte IOM-patroner til prøvetaking av inhalerbart støv. En IOM-patron vil kun simulere det inhalerbare støvet som kommer inn via nese og munnhule og vil ikke kunne brukes til målinger av totale støvmålinger der filteret samler om alt støv.

HMS

Vær oppmerksom på at det kan være skadelig å innånde gasser og støv, og at eksponering bør minimeres dersom det er mistanke om helsefarlige stoffer.

Prøvetaking

1. Åpne IOM-prøvetakeren ved å fjerne det røde dekselet (fig. A).
2. Koble den medfølgende slangen i bunnen av filteret (se pil) og koble den til den andre enden av slangen til luftpumpen. Komplette kobling skal se ut som på fig. B.
3. Anbefalt måling er en arbeidsdag.

Husk at ved prøvetaking må filterholderen holdes vertikalt og i pustehøyde. Anbefaler å klippe filterholderen på en brystlomme.

4. Vi anbefaler to referanseprøver per prøvetaking. Referanseprøvene ligger i hver sin plastkrukke. Åpne lokkene på begge plastglassene i rommet der du skal måle og la kassetene akklimatisere seg. Ikke ta ut kassetene fra beholderne da fingeravtrykk kan påvirke vekten av filteret. Sett lokket på referanseprøvene etter 15-30min.

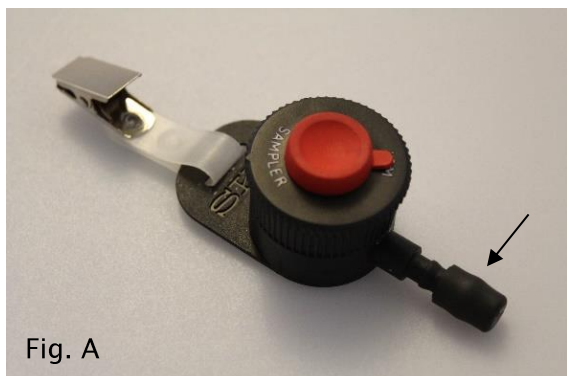


Fig. A



Fig. B



Prøvetakingsutstyr

Vi selger PVC-filter 25mm

For PVC-filter er det en anbefalt flow på 2l/min med en måling med en varighet på 6-8 timer

Vær oppmerksom på 2 ukers leveringstid på preveide filter.

Vi tilbyr leie av luftpumpe SKC AirChek TOUCH. Følg separat instruks ved leie av denne.

Forsendelse/innlevering av prøver

Norgespakke/Servicepakke og brevpost:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
PB 643 Skøyen,
0214 Oslo

Bedriftspakke og besøksadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
Drammensveien 264,
0283 Oslo

Husk å legge ved en bestilling eller henvisning til digital bestilling.

Kontakt oss:

E-post: info.on@alsglobal.com
Sentralbord: 22 13 18 00