



Kundeinstruks: Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - klut

Generell informasjon

Hygienekontroll med prøvetakingsklut egner seg brukt på hygienekontroll på overflater under produksjon. Med disse klutene kan man ta prøver på store overflater, det er enkelt å komme til på de fleste steder. Tåler en kraftig og røff prøvetaking, og egner seg for områder med biofilmproblematikk.

HMS

Svaberen er forhåndsfuktet med kalibrert bufret peptonløsning.

Forsendelsen inneholder følgende

Klut fuktet med bufret peptonløsning i pose. Oppbevares kjølig eller i romtemperatur (2-30°C).



Utførelse / Slik gjør du

- Merk posen(e) med id./ prøvenavn.
- Desinfiser hendene og ta på hansker.
- Åpne posen ved å rive av den øverste stripen på posen, se etter merke. Bruk den hvite plastikkstripsen til å åpne posen.
- Ta ut den sterile kluten og gjennomfør prøvetakingen.



- Når prøvetakingen er fullført, setter du kluten inn i den originale prøveposen.
- Brett sammen toppen av posen flere ganger og lukk til slutt posen med metalltrådene.
- Etter prøvetaking skal posen(e) oppbevares og sendes kjølig (2-4) °C og så raskt som mulig, senest dagen etter prøvetaking er gjennomført.



- For hygienekontroll med svaber; se kundeinstruks «Hygienekontroll med svaber» på hjemmesiden: <https://www.alsglobal.no/kundeservice/kundeinstruks>

Forsendelse/innlevering av prøver

Norgespakke/Servicepakke og brevpost:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
PB 643 Skøyen,
0214 Oslo

Bedriftspakke og besøksadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
Drammensveien 264,
0283 Oslo

Husk å legge ved en bestilling eller henvisning til digital bestilling.

Kontakt oss:

E-post: info.on@alsglobal.com
Sentralbord: 22 13 18 00