



KUNDEINSTRUKS – 'MIKROBIOLOGISK PRØVETAKING AV OVERFLATER MED SVABER'

Generell informasjon

Hygienekontrollen med svaber kan benyttes på blant annet vanskelig tilgjengelige steder, ujevne eller fuktige flater, og områder der det kan være rester av desinfeksjonsmidler.

HMS

Letheen buljong er lett nøytraliserende og vil kunne nøytralisere effekten av vaske-
desinfeksjonsrester på en overflate, og hindre at disse påvirker prøven etter at prøven er tatt med svaberen.

Forsendelsen inneholder følgende:

Svaber i rør. Svaberen står i 1ml ferdig sterilisert Letheen buljong.



Utførelse / Slik gjør du:

Benytt hansker for å minimere kontaminering.

1. Skru av lokket på røret og ta svaberen kontrollert ut. Press bomullspinnstoppen mot prøverørsveggen for å få bort all overflødig væske, slik at bomullspinnen er fuktig men ikke våt.
2. Svabre overflaten som skal kontrolleres: Plasser bomullspinneskiftet med en vinkel på ca. 30° til overflaten. Stryk bomullspinnen langsomt frem og tilbake. Det anbefales å svabre et område på ca. 10x10cm, først horisontal retning, deretter vertikalt.
3. Skru svaberen tilbake i røret.
4. Rist godt slik at evt. mikroorganismer blir overført til væsken.
5. Oppbevar svaberen kjøling (4 ± 2 °C) frem til levering på laboratoriet. Svaberen må leveres så fort som mulig og innen 24 timer etter prøvetaking. Dersom svaberen sendes med posten må transporttiden tas med i beregning.

Geochemistry Metallurgy Mine Site Inspection Coal Oil & Gas Asset Care Tribology Environmental Pharmaceutical



Dokument: NOR
Kundeinstruks
Utarbeidet av: HEBJ

Tittel: Mikrobiologisk prøvetaking av
overflater med svaber
Godkjent av: TRO

ALS ref./Dok.id: OKK36/SOP-0791
Godkjent dato: 2018-11-12

Rev.nr: 1.0
Side: 1(2)





KUNDEINSTRUKS – 'MIKROBIOLOGISK PRØVETAKING AV OVERFLATER MED SVABER'

Kontaktinformasjon/leveringsadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS

Avdeling Oslo

Drammensveien 264,
0283 Oslo

Avdeling Sarsborg

Yvenveien 17
1715 Yven

Sentralbord: +47 22 13 18 00


E-post: info.on@alsglobal.com

Bestillingsark finnes på www.alsglobal.no

Geochemistry



Metallurgy

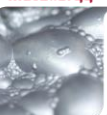

Mine Site



Inspection



Coal



Oil & Gas



Asset Care



Tribology



Environmental



Food
Pharmaceutical



 **Dokument:** NOR
Kundeinstruks
Utarbeidet av: HEBJ

Tittel: Mikrobiologisk prøvetaking av
overflater med svaber
Godkjent av: TRO

ALS ref./Dok.id: OKK36/SOP-0791
Godkjent dato: 2018-11-12

Rev.nr: 1.0
Side: 2(2)