



KUNDEINSTRUKS – 'SVABERKIT FOR ALLERGENER PÅ OVERFLATER'

Generell informasjon

Svabere som er inkludert i dette kitet er validert for bruk av ELISA-basert allergentesting som blir utført av ALS Food and Pharmaceutical.

Når det er behov for å sikre allergenfritt produksjonsutstyr og miljøer for produksjon av allergenfrie produkter, er det viktig å verifisere hygienerutinene i produksjonen og de analytiske miljøene. Dette kan være en del av HACCP-baserte kontrollplaner på allergener.

Fordelene med bruk av svaber for verifisering av hygienerutiner er:

- Bevis for effektiviteten av vaskerutiner
- Identifisering av problemområder hvor kontaminering kan oppstå
- Hjelpemiddel i undersøkelsen av å finne kilder til allergenkontaminering i sluttprodukt

HMS

Personlig verneutstyr (jakke/frakk og hansker om nødvendig) bør benyttes ved bruken av dette produktet. Alle reagenser i dette kitet utgjør en veldig lav potensiell helserisiko. Reagenser bør ikke inntas og hudkontakt bør unngås. Kontakt med hud eller øyne bør behandles med vasking/skylling med vann. Analytiske prøver er potensielt allergene, giftige eller smittsomme og det er derfor viktig å behandle de deretter.

Forsendelsen inneholder følgende:

- BRUKSANVISNING
- STERILE SVABERE
- 3ml SVABERLØSNING (I RØR MED SKRUKORK)
- MERKELAPPER

Utførelse / Slik gjør du:

1) Påse at hender og klær er fri for mat/allergenkontaminering før svabring. Hansker kan brukes og skal da vaskes mellom svabringer.

2) Merk røret med svaberbøsning med hensiktsmessig identifikasjonsdetaljer. Skriv ned svaber ID og testkrav på vedlagt bestillingsskjema. **Bruk vannfast tusj for å forsikre at informasjon forblir leselig.**

3) Fjern svaberen fra den sterile pakningen ved å trekke plastskaftet gjennom posen. Hold og operer svaberen videre i plastskaftet. **IKKE RØR SVABERHODET.**

4) Åpne det merkede røret med svaberbøsning og dypp svaberhodet i løsningen inntil den er totalt mettet.



Dokument: NOR
Kundeinstruks
Utarbeidet av: HEBJ

Tittel: Svaberkit for allergener på overflater
Godkjent av: TRO

ALS ref./Dok.id: OKK37/SOP-0792
Godkjent dato: 2018-10-31

Rev.nr: 1.0
Side: 1(2)





KUNDEINSTRUKS – 'SVABERKIT FOR ALLERGENER PÅ OVERFLATER'

5) Fjern svaberen fra løsningen og fjern eventuell overskuddsvæske ved å presse svaberen mot innsiden av røret med svaberbøsning.

6) Svabre et område på ca 5cm x 5cm som vist på figur 1 (blå) mens man roterer svaberskaftet. Repeter så ved 90° (grønn) i det samme området.

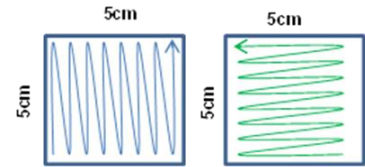


Figure 1.

7) Plasser svaberen i svaberbøsningen. Rotér skaftet med svaberhodet mot siden av røret for å blande den med løsningen. Gjenta steg 5. og 6. ovenfor.

8) Plasser svaberen i røret og klipp av ca 3 cm av den ytterste delen på svaberen.

9) La den avklippede enden av svaberen forbli i røret og skru på lokket. **Fjern eventuelle rester av svaberbøsning ved å vaske området man har svabret med vann.**

10) Prøver bør sendes direkte til testing for å redusere påvirkning av proteindegradering. Hvis dette ikke er mulig anbefales det å lagre svaberprøvene fryst inntil de sendes til analyse. Send med fryselementer slik at prøvene holder seg kjølige.

Legg prøven i en kjølebagg med frosne kjøleelementer.

Leveringsalternativer:

1. Lever prøven direkte til ALS avd. Oslo eller avd. Sarpsborg.
2. Kontakt ALS for budbil alternativer
3. Postens ekspress over-natt

Kontaktinformasjon/leveringsadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS

Avdeling Oslo

Drammensveien 264,
0283 Oslo

Avdeling Sarsborg

Yvenveien 17
1715 Yven

Sentralbord: +47 22 13 18 00

E-post: info.on@alsglobal.com

Bestillingsark finnes på www.alsglobal.no



Dokument: NOR
Kundeinstruks

Utarbeidet av: HEBJ

Tittel: Svaberkit for allergener på
overflater

Godkjent av: TRO

ALS ref./Dok.id: OKK37/SOP-0792

Godkjent dato: 2018-10-31

Rev.nr: 1.0

Side: 2(2)

