



KUNDEINSTRUKS for hygienekontroll- «Mikrobiologisk prøvetaking av overflater med svaber»

Generell informasjon

Hygienekontrollen med svaber kan benyttes på blant annet vanskelig tilgjengelige steder, ujevne eller fuktige flater, og områder der det kan være rester av desinfeksjonsmidler.

HMS

Letheen buljong er lett nøytraliserende og vil kunne nøytralisere effekten av vaske-desinfeksjonsrester på en overflate, og hindre at disse påvirker prøven etter at prøven er tatt med svaberen.

Forsendelsen inneholder følgende:

Svaber i rør. Svaberen står i 1ml ferdig sterilisert Letheen buljong.



Utførelse / Slik gjør du:

Benytt hansker for å minimere kontaminering.

1. Skru av lokket på røret og ta svaberen kontrollert ut. Press bomullspinnestoppen mot prøverørsveggen for å få bort all overflødig væske, slik at bomullspinnen er fuktig men ikke våt.
2. Svabre overflaten som skal kontrolleres: Plasser bomullspinneskiftet med en vinkel på ca. 30° til overflaten. Stryk bomullspinnen langsomt frem og tilbake. Det anbefales å svabre et område på ca. 10x10cm, først horisontal retning, deretter vertikalt.
3. Skru svaberen tilbake i røret.
4. Rist godt slik at evt. mikroorganismer blir overført til væsken.
5. Oppbevar svaberen kjøling (4 ± 2 °C) frem til levering på laboratoriet. Svaberen må leveres så fort som mulig og innen 24 timer etter prøvetaking. Dersom svaberen sendes med posten må transporttiden tas med i beregning.



KUNDEINSTRUKS for hygienekontroll- «Mikrobiologisk prøvetaking av overflater med svaber»

Levering og transport til ALS Laboratory Group

Legg prøven i en kjølebag med frosne kjøleelementer.

Leveringsalternativer:

1. Lever prøven direkte til ALS avd. Oslo (før kl. 13) eller til avd. Sarpsborg (før kl. 15).
2. Kontakt ALS for budbil alternativer
3. Postens ekspress over-natt til ALS Sarpsborg

Ta kontakt med ALS om du har spørsmål

Kontaktinformasjon/leveringsadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS

ALS avd. Oslo Drammensveien 264 0283 Oslo Tlf: +47 22 13 18 00 Info.on@alsglobal.com	ALS avd. Sarpsborg Yvenveien 17 1715 Sarpsborg Tlf: +47 63 13 78 80 Info.srp@alsglobal.com
---	--

Bestillingsark finnes på www.alsglobal.no