



source: biomérieux-industry.com

Raskere svar på mikrobiologiske analyser

ALS Laboratory Group Norway tilbyr nå akkrediterte analyser av Aerobe mikroorganismer 30 °C, E. coli, Koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, Bacillus Cereus, Koagulasepositive Stafylokokker og Mugg/Gjær på TEMPO. Melkesyrebakterier analyseres uakkreditert. De fleste analysene gir raskere svar og krever ingen verifisering.

Parametere analysert på TEMPO	Svartid TEMPO	Svartid tradisjonelle metoder
Aerobe mikroorganismer 30 °C	24-48 timer	69-75 timer
Koliforme bakterier	22-27 timer	22-26 timer
Koagulasepositive Stafylokokker	24-27 timer	44-52 timer
Enterobacteriaceae	22-27 timer	22-26 timer+ verifisering ved positivt funn
Bacillus cereus	22-27 timer	21-27 timer + 24/48 timer for verifisering
E. coli	24-27 timer	22-26 timer
Melkesyrebakterier	40-48 timer	5 døgn
Mugg/ gjær, totalsum	72-76 timer	5-7 døgn

TEMPO

De ulike Tempo-analysene er kvantitative analyser av mikrobiologiske kvalitetsindikatorer, som benytter en statistisk most probable number (MPN)-metode. Ved avlesning kvantifiseres bakterievekst i CFU/g på bakgrunn av fluorescens/ikke-fluorescens i prøven.

Denne analysemetoden gir et raskere svar enn tradisjonelle analysemetoder på grunn av kortere analysetid på enkelte analyseparametere uten behov for verifisering (tester som bekrefter at det er den etterspurte bakterien som er påvist).

Analysemetode

- ALS Laboratory Group Norway tilbyr akkrediterte analyser med TEMPO instrumentet. Melkesyrebakterier analyseres uakkreditert.
- Analysemetodene er godkjente av AFNOR (NF-validering ISO 16140) eller AOAC



ALS Laboratory Group Norway AS, Avdeling Oslo
Drammensveien 264, 0283 Oslo
Tel: +47 22 13 18 00, Email: info.on@alsglobal.com

ALS Laboratory Group Norway AS, Avdeling Sarpsborg
Yvenveien 17, 1715 Yven
Tel: +47 69 13 78 80, Email: info.srp@alsglobal.com

www.alsglobal.no

version 23-08-2017