



## KUNDEINSTRUKS – 'PRØVETAKING AV DRIKKEVANN FOR MIKROBIOLOGISKE PARAMETERE'

### Generell informasjon

Uttak av vannprøve som skal undersøkes for innhold av bakterier må gjøres slik at bakteriene ikke blir tilført vannet fra utstyr som brukes under prøvetakingen, eller fra hendene til den som tar prøven. Det er også viktig at prøven behandles slik at innholdet av bakterier, eller kjemiske stoffer, ikke forandres vesentlig fra prøvetakingen og til laboratoriet begynner med analysen.

Mikrobiologiske parametere (E-coli, koliforme bakterier, kimtall, etc) må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking, dvs prøvetakingen må skje så sent som mulig på ettermiddagen og leveres personlig evt. sendes som «Ekspress over natt» med posten, slik at den ankommer ALS Laboratory Group Norway neste dag. Vi kan ta i mot prøver fra mandag til fredag.

### HMS

Ingen nødvendige tiltak

### Forsendelsen inneholder følgende:

- 1 x 500 ml steril plastflaske

Ved klorert vann vil sterilflaske være tilsatt Na-tiosulfat

### Utførelse / Slik gjør du:

- Prøven skal tas på sterile flasker (500 ml)
- Noter ned prøvenavn/nummer, slik at det kan gjenkjennes.
- Velg tappekranen som benyttes oftest til drikkevann, som kjøkkenkranen
- Skru av filter på tappekran før sterilisering og prøvetaking.
- Tuten på tappekranen desinfiseres ved å brenne den med gassflamme, eller lighter.
- La vannet renne i 3-4 minutter før flasken føres inn i vannstrømmen og fylles sakte uten å blande luft inn i vannet.
- Unngå kontakt mellom flasken og kranåpningen.
- Ikke legg korken med åpningen ned på benken.
- Unngå kontakt med innsiden av korken og flasken
- Prøven leveres samme dag som prøven er tatt, mandag til fredag.





## KUNDEINSTRUKS – 'PRØVETAKING AV DRIKKEVANN FOR MIKROBIOLOGISKE PARAMETERE'

### Kontaktinformasjon/leveringsadresse:

Prøven leveres til ALS Laboratory Group AS mandag til fredag før kl.14.00, senest 12 timer etter prøvetaking. Oppbevar prøvene kaldt før og under levering. Husk å legge ved ferdig utfylt bestillingsskjema. Merk bestillingsskjema med tidspunkt for prøvetaking.

#### ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS

##### **Avdeling Oslo**

Drammensveien 264,  
0283 Oslo

##### **Avdeling Sarpsborg**

Yvenveien 17  
1715 Yven

**Prøver som sendes med Postens Ekspress over natt, skal sendes direkte til Avd. Sarpsborg.**

Sentralbord: +47 22 13 18 00

Bestillingsark finnes på [www.alsglobal.no](http://www.alsglobal.no)



**Dokument:** NOR  
Kundeinstruks  
**Utarbeidet av:** HEBJ

**Tittel:** Prøvetaking av drikkevann for  
mikrobiologiske parametere  
**Godkjent av:** IEA

**ALS ref./Dok.id:** OKK21/SOP-0121  
**Godkjent dato:** 2018-04-16

**Rev.nr:** 3.0  
**Side:** 2(2)

