



KUNDEINSTRUKS – 'Vannprøve for cyanid-analyse'

Generell informasjon

Denne instruksjonen gjelder konservering av cyanid i vann. For å oppnå et korrekt resultat må prøven konserveres ved prøvetaking.

HMS

Vær forsiktig ved håndtering av kjemikalier. Sett deg inn i sikkerhetsdatabladene før håndtering.

NaOH tablett:

«Etsende»



(se vedlagte sikkerhetsdatablad).

Forsendelsen inneholder følgende:

- Plastflaske, 100ml, med én luttavlett (NaOH)

Utførelse / Slik gjør du:

- Fyll opp flasken med prøve.
- Se til at luttavletten blir i flasken.

Kontaktinformasjon/leveringsadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS

Drammensveien 173,

0277 Oslo

Tlf: +47 22 13 18 00

Bestillingsark finnes på www.alsglobal.no

Geochemistry

Metallurgy

Mine Site

Inspection

Coal

Oil & Gas

Asset Care

Tribology

Environmental

Pharmaceutical



Dokument: NOR
Kundeinstruks
Utarbeidet av: ERAN

Tittel: Vannprøve for cyanid-analyse
Godkjent av: IEA

ALS ref./Dok.id: OKK10/SOP-0100
Godkjent dato: 2016-06-03

Rev.nr: 1.0
Side: 1(1)

